

Wichtige Hinweise

Der Rücktransport – ein Anruf genügt!

Der Rücktransport wird durch unseren Logistikpartner durchgeführt.
Bitte beachten Sie die Ausfuhrbestimmungen Ihres Landes.

GO! Express & Logistics GmbH
Kunden-Nr: 103977
Tel. Deutschland: 0800 1112828
Tel. Ausland: +49 7131 155650

Bitte beachten Sie am Tag der Probenahme:

- Anmeldung der Abholung bis spätestens 12 Uhr
- Abholung erfolgt bis 14 Uhr
- Letzter möglicher Rücksendungstag ist jeweils Donnerstag
- Keine Abholung vor Feiertagen

Inhalt:

- 20 RODAC-Platten zur Untersuchung von Oberflächen
- 1 Wäschenetz mit Temperaturlogger
- 1 wasserfester Stift
- 1 Flasche Hand-Desinfektionsmittel
- 1 Kühlelement

Haben Sie Fragen:

Schreiben Sie uns unter:
info@hymo-box.de



Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.hymo-box.de

Temperatur-Check Waschverfahren

Hygiene-Monitoring leicht gemacht

Die
**HyMo-
Box**



Nehmen Sie mit der HyMo-Box Ihr Hygiene-Management selbst in die Hand!

Mittels Temperaturdatenloggern können Sie Ihre Waschverfahren ganz einfach im praktischen Betrieb prüfen und den ordnungsgemäßen Zustand Ihrer Maschinen dokumentieren.

Durch die zusätzlichen Abklatschuntersuchungen können Sie die Maschine, das Waschgut oder die Umgebung auf die Keimarmut nach dem Waschprozess verifizieren. Unser akkreditiertes Labor liefert Ihnen die Keimzahlen Ihrer individuell definierten Probenahmestellen.

Bitte beachten Sie die Hinweise für den Rücktransport auf der Rückseite.

Schritt für Schritt Anleitung

für die HyMo-Box Temperatur-Check

Ihre Vorteile: Sie können einfach und zuverlässig Ihre Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen überwachen. Es ist alles inklusiv – es kommen keine versteckten Kosten auf Sie zu. Unsere DAkKS Akkreditierung gewährleistet Ihnen höchste Qualität unserer Dienstleistungen.



- HyMo-Box öffnen.
- Kühlelement in den Kühlschrank legen.
- Bei einer späteren Bearbeitung den Karton mit den RODAC-Platten auch im Kühlschrank aufbewahren.




- Tag der Durchführung der Prüfungen definieren und Rücktransport für den gleichen Tag organisieren.
- **ACHTUNG:** Anmeldung des Rücktransports muss vor 12 Uhr erfolgen, die Abholung der Sendung erfolgt bis 14 Uhr, freitags kein Rücktransport.



3

- Wäschenetz aus der Verpackung nehmen.
- In die standardmäßig beladene Waschsleudermaschine oder Taktwaschmaschine geben.
- Waschprogramm starten.

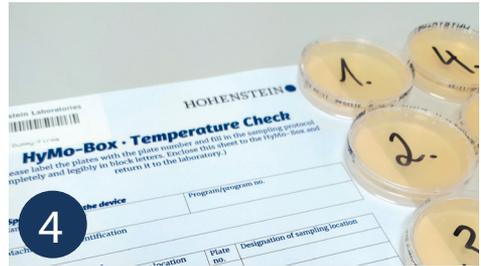

4

- Probenahme-Stellen für die Bestimmung der Oberflächenkeimzahl definieren und in den Probenahme-Plan eintragen.
- RODAC-Platten gemäß Probenahme-Plan mit Nummern beschriften.



5

- Hände desinfizieren.
- Deckel einer RODAC-Platte öffnen.
- Die Nährboden-Oberfläche für ca. 5 Sekunden unter leichtem Druck auf die zu untersuchende Stelle drücken – dabei die RODAC-Platte möglichst nicht bewegen.
- Deckel wieder schließen.
- Mit allen weiteren RODAC-Platten entsprechend Ihres Probenahmeplans verfahren.



6

- Nach Beendigung des Waschprogrammes das Netz aus der Wäsche herausnehmen und in die mitgelieferte Plastiktüte geben.



7

- Stapeln Sie die RODAC-Platten zurück in den Karton. Diesen in die Box stellen, das Wäschenetz in die Kühlbox geben, Box verschließen und in den Umkarton stellen.
- Probenahme-Plan auf die Box legen und Karton zukleben.