

Wichtige Hinweise

Der Rücktransport – ein Anruf genügt!

Der Rücktransport wird durch unseren Logistikpartner durchgeführt.

Bitte beachten Sie die Ausfuhrbestimmungen Ihres Landes.

GO! Express & Logistics GmbH

Kunden-Nr: 103977

Tel. Deutschland: 0800 1112828

Tel. Ausland: +49 7131 155650

Bitte beachten Sie am Tag der Probenahme:

- Anmeldung der Abholung bis spätestens 12 Uhr
- Abholung erfolgt bis 14 Uhr
- Letzter möglicher Rücksendungstag ist jeweils Donnerstag
- Keine Abholung vor Feiertagen

Inhalt:

- 20 RODAC-Platten zur Untersuchung von Oberflächen
- 8 Bioindikatoren in Blisterverpackung
- 8 leere sterile Röhren
- 1 Transportkontrolle Bioindikator
- 1 sterile Pinzette
- 1 wasserfester Stift
- 1 Flasche Hand-Desinfektionsmittel
- 1 Kühlelement

Haben Sie Fragen:

Schreiben Sie uns unter:
info@hymo-box.de



Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.hymo-box.de

Küchen-Check

Hygiene-Monitoring leicht gemacht

Die
**HyMo-
Box**

Nehmen Sie mit der HyMo-Box Ihr Hygiene-Management selbst in die Hand!

Die HyMo-Box beinhaltet Bioindikatoren, die von Ihnen ganz einfach beim Spülvorgang hinzugefügt werden. Diese liefern Ihnen zuverlässige Befunde über die Reinigungs- und Desinfektionsleistung Ihrer Geschirrspülmaschine.

Zusätzlich kann mittels Oberflächenuntersuchung die Hygiene direkt am Spülgut, aber auch auf Oberflächen im nahen Umfeld, ermittelt werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise für den Rücktransport auf der Rückseite.



Schritt für Schritt Anleitung

für die HyMo-Box Küchen-Check

Ihre Vorteile: Sie können einfach und zuverlässig Ihre Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen überwachen. Es ist alles inklusive – keine versteckten Kosten! Unsere DAkkS Akkreditierung gewährleistet Ihnen höchste Qualität unserer Dienstleistungen.



1

- HyMo-Box öffnen.
- Kühlelement in den Kühlschrank legen.
- Bei einer späteren Bearbeitung den Karton mit den RODAC-Platten und die Bioindikatoren auch im Kühlschrank aufbewahren.



3

- Hände mit beigefügtem Desinfektionsmittel desinfizieren.

2

- Tag der Durchführung der Prüfungen definieren und Rücktransport für den gleichen Tag organisieren.
- **ACHTUNG:** Anmeldung des Rücktransports muss vor 12 Uhr erfolgen, die Abholung der Sendung erfolgt bis 14 Uhr, freitags kein Rücktransport.



4

- Die 8 Bioindikatoren aus der Verpackung nehmen. Dazu die Blisterverpackung oben mit den Händen aufreißen, am unteren Ende der Verpackung mit einer Hand festhalten und den Bioindikator in die Fächer des Besteckkorbes gleiten lassen ohne ihn zu berühren.
- Es ist auch möglich, den Bioindikator zwischen Tellern oder an anderen relevanten Stellen im Spülraum der Maschine zu platzieren. Auf ausreichende Befestigung achten.
- Transportkontrolle verbleibt unberührt in der Box.



5

- Maschine mit dem zu prüfenden Programm starten.
- Hände erneut desinfizieren.
- Nach Programmende Bioindikatoren mittels Pinzette einzeln in je ein leeres Reagenzglas überführen und gut verschließen.
- Bei Probenahme am Spülgut, dieses nur am Rand berühren. Abkühlen lassen.



6

PROBENAHME:

- Probenahme-Stellen für die Oberflächenuntersuchung definieren.
- Ausgesuchte Spülgutteile (idealerweise 10 verschiedene Geschirr- und Besteckteile) von unterschiedlichen Stellen der Geschirrspülmaschine auswählen.
- Weiterhin können der Innenraum der Maschine sowie sensible Bereiche der Umgebung ausgewählt werden.
- Diese in den Probenahme-Plan eintragen. Die RODAC-Platten gemäß des Probenahme-Plans mit Nummern beschriften.



7

- Hände desinfizieren.
- Deckel einer RODAC-Platte öffnen.
- Die Nährboden-Oberfläche für ca. 5 Sekunden unter leichtem Druck auf die zu untersuchende Stelle drücken – dabei die RODAC-Platte möglichst nicht bewegen.
- Deckel wieder schließen.
- Mit allen weiteren RODAC-Platten entsprechend Ihres Probenahme-Plans verfahren.



8

- Stapeln Sie die RODAC-Platten zurück in den Karton.
- Geben Sie den Karton, die 8 Röhrchen mit den Bioindikatoren und die Transportkontrolle sowie das Kühlelement zurück in die Box und verschließen Sie diese.
- Der Probenahme-Plan wird auf die Box gelegt und der Umkarton verschlossen.